

## 10mM dNTP 溶液说明书

【产品名称】10mM dNTP 溶液

【产品货号及规格】

货号	规格
CEB1006	10mM, 1 mL (装量可定制, 最小体积 1 mL)

【产品介绍】 本产品为 10 mM dNTP 混合溶液, 包含五种脱氧核苷酸: dATP、dCTP、dGTP、dUTP 和 dTTP。该混合物经过严格的质量控制, 适用于各种对 DNA 聚合酶活性要求较高的分子生物学实验。

【主要应用】 聚合酶链式反应 (PCR)、DNA 测序、cDNA 合成、DNA 片段填补/切口平移、TdT 加尾反应等。

【使用说明】 使用前涡旋混匀, 根据实验类型及所需终浓度进行添加稀释。

如: 20  $\mu$  L 反应体系添加表

dNTP 终浓度	本品加入量
0.2mM	0.4 $\mu$ L
0.5mM	1.0 $\mu$ L
1.0mM	2.0 $\mu$ L
1.5mM	3.0 $\mu$ L

【保存条件及有效期】 -15~-20℃ 保存, 有效期 3 年。

【运输条件】 2-8℃ 运输

【基本信息】

生产企业名称/售后服务单位: 北京金诺美科技股份有限公司

住所: 北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号院 16 号楼-01-5 层

联系方式: 010-67880228

【说明书版本及修改日期】 本说明书已正式发布, 版本为 V1.0, 本次修订日期为 2025 年 11 月 19 日。

【免责声明】 本产品仅供科研使用, 请勿用于临床诊断及其他用途。