

GNM Bio Cleaner 核酸清洁剂

Solution A	500ml
Solution B	500ml
存货编码	GNMJC001

贮存 室温保存 12 个月，避免阳光直射，冷藏保存更佳

概述：本产品由两种无毒溶液组成，依次等量喷洒后即时起效，可在短时间内消除物品表面和空气中的DNA/RNA 污染，同时对各类细菌、真菌及病毒有显著的灭活效果。本产品无挥发、无腐蚀、不损伤仪器设备，可应用于日常生活及办公区、分子实验室、微生物实验室及病毒实验室等。


使用方法

在工作台、桌面、仪器、移液器、超净台等需要清洁的物品表面喷洒 Solution A,完成后再喷洒 Solution B, 静置数分钟后，用干净的吸水纸擦干即可。


清除 DNA/ RNA 污染只需静置 5min，细菌及病毒灭活静置时间延长至 15min。

效果展示

1、2 为 300ng 基因组 DNA 样品依次加入 2ul Solution A 和 Solution B 静置 5 分钟后效果，3、4 为基因组样品原管鉴定图

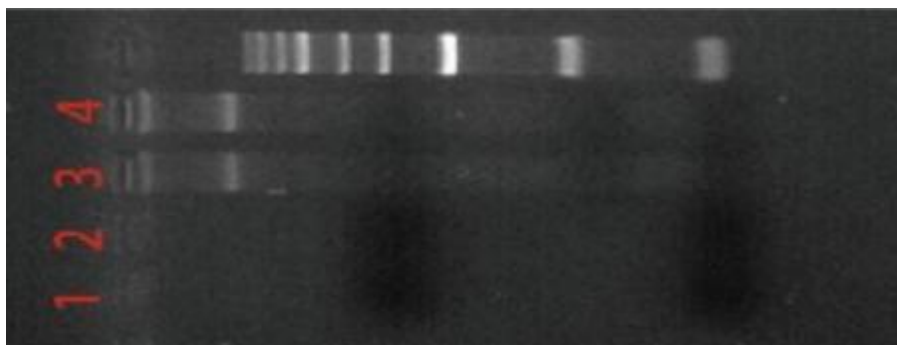

基因组 DNA 加入Solution A和 Solution B处理后，PCR 扩增验证图，1、2 为处理后模板扩增效果，3、4 为原基因组模板扩增结果

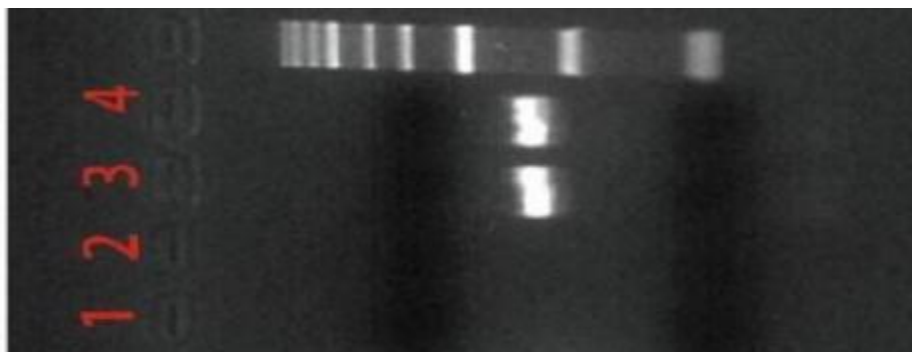

免责声明：本产品仅供科研使用，请勿用于临床诊断及其他用途。