

## 四重校准染料说明书

【产品名称】四重校准染料

【产品货号】CD09S

【包装规格】1mL/管

【产品介绍】本产品为含有 6-Carboxyfluorescein, 5'-Hexachloro-Fluorescein, Carboxy-X-Rhodamine 与 Cyanine 5 荧光基团的水溶性荧光染料, 体积为 1mL。适用于 GNM-C7-8 实时荧光定量 PCR 仪、模块及其模块组成的其他机型的校准。

【使用说明】本品为液体, 使用时将溶液平衡至室温后, 混匀瞬离, 取 30 $\mu$ L 加入相应体积的样本杯, 瞬时离心后, 将反应杯放入模块中进行测试。

【保存条件及有效期】避光, 2 - 8 $^{\circ}$ C 保存, 有效期 1 年。

【运输条件】室温运输

【基本信息】

生产企业名称/售后服务单位: 北京金诺美科技股份有限公司

住所: 北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号院 16 号楼-01-5 层

联系方式: 010-67880228

【说明书版本及修改日期】本说明书已正式发布, 版本为 V1.2, 本次修订日期为 2024 年 02 月 26 日。

【免责声明】本产品仅供科研使用, 请勿用于临床诊断及其他用途。