

四重校准染料说明书

【产品名称】四重校准染料

【产品货号】CD09S

【包装规格】1mL/管

【产品介绍】本产品为含有 6-Carboxyfluorescein, 5'-Hexachloro-Fluorescein, Carboxy-X-Rhodamine 与 Cyanine 5 荧光基团的水溶性荧光染料，体积为 1mL。适用于 GNM-C7-8 实时荧光定量 PCR 仪、模块及其模块组成的其他机型的校准。

【使用说明】本品为液体，使用时将溶液平衡至室温后，混匀瞬离，取 30 μ L 加入相应体积的样本杯，瞬时离心后，将反应杯放入模块中进行测试。

【保存条件及有效期】 避光，2-8 $^{\circ}$ C 保存 1 年。

【运输条件】 室温运输

【基本信息】

生产企业名称/售后服务单位：北京金诺美科技股份有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号院 16 号楼-01-5 层

联系方式：010-67880228

【说明书版本及修改日期】本说明书已正式发布，版本为 V1.2，本次修订日期为 2025 年 12 月 18 日。

【免责声明】本产品仅供科研使用，请勿用于临床诊断及其他用途。